

Başlamadan Önce Lütfen Okuyun

Kurulum sırasında, mevcut veritabanınızı xChekPlus*'a yükseltme fırsatınız olacaktır.

- Mevcut veritabanı xChek* sürüm 3.3 olmalıdır. Veritabanının daha eski bir sürüm olması halinde yardım almak için Teknik Servis ya da satış temsilcinizle temas kurun.
- xChekPlus'a yükseltmeden önce veritabanının bir kopyasını alın.
- Veritabanı büyükse yükseltme işlemi birkaç saat sürebilir. IDEXX güncel verilerinizi daha küçük bir veritabanına dışa aktarmanızı, önce bu veritabanını dönüştürmenizi ve eski verileri daha sonra dönüştürmenizi önerir. Talimatlar için bu belgenin 3. sayfasındaki "Kurulumdan sonra veritabanlarını dönüştürmek için" başlığını inceleyin.
- Bazı test kodları değişmiştir. Bu testleri ve bağlantılı bilgileri dönüştürmek için, yeni test kodunu, veritabanını dönüştürme sırasında manuel olarak seçmelisiniz (bkz. adım 11 "xChekPlus* yazılımını Web'den kurma"). Eski ve yeni test kodlarının bir listesi için, bu belgenin 5. sayfasında yer alan Test Kısa Kod Eşleme Kılavuzu'na başvurun.

Önemli: xChekPlus, veritabanınızda olabilecek kullanıcı tanımlı tüm testleri desteklememektedir. Sorularınız için lütfen Teknik Servis'le veya satış temsilcinizle iletişim kurun.

Yazılımın Kurulumu

1. Bilgisayarınızdaki diğer tüm programları kapatın.
2. xChekPlus CD'sini CD sürücünüze yerleştirin.
3. Windows* masaüstünüzde, **Bilgisayarım** (veya Windows sürümünüze bağlı olarak, **Bilgisayar**) simgesine çift tıklayın.
4. CD sürücünün etiketine çift tıklayın. CD'nin içeriği ekranda gösterilecektir.
5. Kurulum sihirbazını başlatmak için, **setup.exe** dosyasına çift tıklayın.
6. Aşağıdaki bölümde verilen **adım 3** ile devam edin.

xChekPlus* yazılımını web'den kurmak için:

1. **idexx.com/xcekplusdownload** adresindeki talimatları izleyerek xChekInstaller.exe dosyasını bilgisayarınıza indirin.
2. Bilgisayarınızdaki diğer tüm programları kapatın ve bilgisayarınızdaki **xChekInstaller.exe** dosyasına çift tıklayarak kurulum sihirbazını başlatın.
3. Yazılımı kurmak için kurulum sihirbazındaki talimatları izleyin.
 - a. xChekPlus'un kurulacağı sürücü ve klasör sorulduğunda, IDEXX varsayılan değerleri korumanızı önerir: C:\xChekPlus.
 - b. Programa erişime sahip olacak kişileri belirlemeniz istendiğinde "Herkes" seçimini yapmak, bilgisayarda oturum açan herkesin programa erişebilmesi anlamına gelir. "Sadece ben" seçimi, programı sadece sizin görebilmeniz demektir.
4. Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzdeki xChekPlus simgesine çift tıklayın veya görev çubuğunda **Başlat> Programlar> xChekPlus> xChekPlus** yolunu izleyin. Şifre iletişim kutusu açılacaktır.
5. Bir yönetici şifresi belirlemek istiyorsanız, şimdi şifreyi girin, onaylayın ve **Tamam** düğmesine tıklayın.

Bir yönetici şifresi belirlediğinizde, bir dili veya bir raporu silmek gibi idari bir işlemi her gerçekleştirdiğinizde, sizden bir yönetici şifresi girmeniz istenecektir.

Şifreler büyük-küçük harf duyarlıdır, 4-12 karakter arasında olmalıdır ve harfler ve rakamlardan oluşabilir.

Not: Şifre etkinleştirmek istemiyorsanız, **İptal** düğmesine tıklayın. **Seçenekler> Sistem Güvenliğini Yönet** seçimini yaparak şifreleri daha sonra da etkinleştirebilirsiniz.

6. Dilleri Yönet iletişim kutusunda, istediğiniz dili seçin, **Varsayılan Yap** düğmesine ve ardından **Kapat** düğmesine tıklayın.

Not: Bilgisayarınızdaki diğer tüm programları kapatın ve bilgisayarınızdaki xChekInstaller.exe dosyasına çift tıklayarak kurulum sihirbazını başlatın.

Veritabanını Yükselt iletişim kutusu açılır. Şimdi mevcut veritabanınızı, istiyorsanız xChekPlus'a yükseltebilirsiniz.

7. Veritabanınızı yükseltmek isteyip istemediğinize karar verin. Şu faktörleri dikkate alın:
- Yükseltme işlemi, veritabanı çok büyükse birkaç saat sürebilir. İstiyorsanız, Veritabanını Yükselt iletişim kutusunu kapatın ve bu belgenin 3. sayfasında verilen "Kurulumdan sonra veritabanlarını dönüştürmek için" bölümüne başvurun.
 - Yükseltilecek veritabanı xChek sürüm 3.3 olmalıdır. Eğer veritabanınız daha eski bir sürümse, Veritabanını Yükselt iletişim kutusunu kapatın ve Teknik Servisle ya da satış temsilcinizle iletişim kurun.
 - Veritabanının sürümü 3.3 ise ve siz şimdi yükseltmeyi seçtiyseniz, geri kalan adımlarla devam edin.
8. Şayet sürüm 3.3 şablonlarını xChekPlus'a aktarmak istiyorsanız, şablon yönünün her iki veritabanında da aynı (yatay veya dikey) olmasına dikkat edin:
- xChek 3.3'ü açın, **Veritabanı**> **Testler** seçimi yapın ve sonra, istediğiniz testi seçin.
 - Test penceresinde, **Temel** düğmesine tıklayın. Test yönünü not edin.
 - xChekPlus uygulamasında Veritabanını Yükselt iletişim kutusunu kapatın. Veritabanı > Test öğelerini seçin ve yönetime dikkat ederek aynı testi seçin.
 - xChekPlus'taki test yönü, xChek 3.3'teki test yönünden farklıysa, xChekPlus test yönünü eşleşecek şekilde değiştirin ve test iletişim kutusunu kapatın.
 - Aktarmak istediğiniz tüm sürüm 3.3 testleri için işlemi tekrarlayın.
 - Veritabanını Yükselt iletişim kutusunu yeniden açmak için, **Veritabanı'nı seçin** > **xChek Veritabanını dönüştürün** ve sonra veritabanı yükseltmesini gerçekleştirmek için **adım 10** ile devam edin.
9. Şayet sürüm 3.3 şablonları xChekPlus'a aktarmak istemiyorsanız, önce şablonları silmelisiniz:
- xChek 3.3'ü açın ve **Dosya**> **Şablon** yolunu izleyin.
 - İstemediğiniz şablonları seçmek için CTRL tuşuna basılı tutun ve tıklayın ve ardından Sil öğesine tıklayın.
 - Veritabanı yükseltmesini gerçekleştirmek için **adım 10** ile devam edin.
10. Yükseltmek istediğiniz veritabanını yerleştirmek için **Gözet** düğmesine ve ardından **Aç** düğmesine tıklayın.
- Yükseltme Durumu penceresinde, X işaretli kırmızı daireler, yeni test kodlarına manuel olarak eşlenmesi gereken veya sonlandırılmış testleri belirtir (bkz. bir sonraki adım). Yeşil renkli onay imleri, xChekPlus'ta aynı kodlarla otomatik olarak eşleşen testleri belirtir.
11. Dönüştürmek istediğiniz, kırmızı dairesel her testi seçin ve Eşleştir alanında onunla bağlantı kuracağınız xChekPlus kodunu seçin. Eski ve yeni test kodlarının bir listesi için, bu belgenin 5. sayfasında yer alan Test Kısa-Kod Eşleme Kılavuzu'na başvurun.
- Önemli:** Eşleştirilecek herhangi bir test bulunmuyorsa, test ve veriler xChekPlus veritabanına aktarılmayacak ve xChek 3.3 veritabanında kalmaya devam edecektir. xChekPlus yazılımı, veritabanınızda bulunabilecek kullanıcı tanımlı tüm testleri desteklemez. Lütfen sorularınız için Teknik Servis veya satış temsilcinizle iletişim kurun.
12. Mümkün olan tüm testler eşleştirildikten sonra, **Tahlil Et** düğmesine tıklayın. Yükseltme durumu kutusu, verileri mevcut veritabanına içe aktarmak isteyip istemediğinizi soracaktır.
13. **Evet** öğesine tıklayın. Yükseltme işlemi başlar ve Yükseltme Durum penceresi ilerlemeyi görüntüler.

Veya

Farklı bir veritabanı seçmek veya yeni boş bir veritabanına içe aktarmak için **Hayır** düğmesine tıklayın. Yeni bir veritabanına aktarıyorsanız, yeni veritabanının adını **Dosya Adı** penceresine girin ve **Kaydet** düğmesine tıklayın. Yükseltme işlemi başlar; yükseltme işlemi tamamlandığında bir mesaj görüntülenir.

14. Tüm yüklemeler tamamlandığında, tüm verilerin dönüştürüldüğünden emin olmak için kontrol edin. Örneğin, şunu kontrol edin:
 - Referans verileri (veteriner, sahip, vb.)
 - Temel setler
 - Ad yapıları

Önemli: Kayıp veri varsa, yardım için Teknik Servis ya da satış temsilciniz ile iletişime geçin. Kayıp veri varsa, yardım için Teknik Servis ile iletişime geçin.

Okuyucunuzu kurmak ve raporları özelleştirmek için:

1. Okuyucu Kurulumu iletişim kutusunu açmak için, Menü çubuğunda **Dosya**> **Okuyucu Kurulumu** seçimi yapın.
2. Listedeki okuyucunuzu seçin.
3. Şayet bu bir seri okuyucu ise, tüm donanım bilgilerini gereken şekilde ayarlayın ve okuyucuyu bağladığınızda, COM portunun seçtiğiniz port olduğunu onaylayın (gerekirse düzeltin).

Not: Yeni USB okuyucular bu okuyucu bilgilerini göstermeyecektir.

4. Bunu, varsayılan okuyucunuz yapmak için **Varsayılan** düğmesine tıklayın.
5. **Kaydet** ve sonra **Kapat** düğmelerine tıklayın.
6. Rapor Yapılandırma Yönet iletişim kutusunu açmak için, xChekPlus menü çubuğunda **Seçenekler**> **Rapor Yapılandırma** yolunu izleyin.
7. Başlık sekmesinde, üç Başlık metin kutusuna bilgileri girin ve isteniyorsa, bir logo yükleyin. Bir logo yüklemeye ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen yazılımın içindeki xChekPlus çevrimiçi yardım sistemine başvurun ya da F1 tuşuna basın.
Bir logo yüklemeye ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen yazılımın içindeki xChekPlus çevrimiçi yardım sistemine başvurun.
8. **Kaydet** ve sonra **Kapat** düğmelerine tıklayın.

Kurulmdan sonra veritabanlarını dönüştürmek için:

1. Tek bir klasöre dönüştürmek istediğiniz tüm veritabanlarını aşağıdaki şekilde kopyalayın:
 - a. Sabit diskinizde bir klasör oluşturun ve onu "Dönüştürülecek veritabanları" veya benzer bir adla isimlendirin.
 - b. Dönüştürmek istediğiniz bir veritabanı dosyasına sağ tıklayın ve **Kopyala** düğmesine tıklayın.
 - c. "Dönüştürülecek veritabanları" klasörüne sağ tıklayın ve **Yapıştır** düğmesine tıklayın.
 - d. Dönüştürmek istediğiniz her veritabanı için işlemi tekrarlayın.
2. xChekPlus'ta oturum açın.
3. **Veritabanı**> **xChek Veritabanını Dönüştür** seçimi yapın.
4. Veritabanını dönüştürmek için, bu belgenin 1. sayfasında verilen "xChekPlus* yazılımını Web'den kurmak" altındaki 10–14 arası adımları uygulayın.

Yeni bir dil ekleme

xChekPlus* yazılımının varsayılan dili İngilizce'dir. Ancak, Kullanıcı Arayüzü Dillerini Yönet iletişim kutusunu kullanarak yeni diller ekleyebilir ve varsayılan dili değiştirebilirsiniz.

Veritabanını dönuştürmek için, bu belgenin 1. sayfasında verilen "xChekPlus* yazılımını Web'den kurmak" altındaki 10-14 arası adımları uygulayın.

Yeni bir dil eklemek için:

1. Masaüstünüzde xChekPlus adını verdiđiniz bir klasör oluřturun - dil klasörü.
2. Bir web tarayıcısı kullanarak xChekPlus indirme sayfasına (idexx.com/xchekplusdownload) gidin.
3. Dil eklentisi dosyaları listesinden istediđiniz dili seçin.
4. Yönlendirildiđinizde Farklı Kaydet öđesini seçin ve dosyayı masaüstünüze kaydedin.
5. İndirdiđiniz .zip dosyasını açın ve iki dosyayı oluřturduđunuz xChekPlus - dil klasörüne kopyalayın.
6. xChekPlus'ta menü çubuđunda Seçenekler > Dilleri Yönet seçimini yapın. Kullanıcı Arayüzü Dillerini Yönet iletişim kutusu açılır.
7. Ekle düđmesine tıklayın ve yönlendirilirsenez yönetici parolasını girin. Şifre sadece güvenlik etkinleřtirildiđinde gereklidir. Klasöre Gözet iletişim kutusu açılır.
8. Masaüstüne gidin, xChekPlus - ana dil klasörünü seçin ve ardından Tamam düđmesine tıklayın. Seçilen dil kurulur.
9. "Dıřtan Aktarım Başarılı" mesajını gördüđünüzde Tamam düđmesine tıklayın. Dil artık Dil Adı listesinde görüntülenecektir.
10. Dil Adı listesinden dili seçin.
11. Seçilen dili varsayılan olarak ayarlamak için, Dil Bilgileri bölümündeki Varsayılan Yap düđmesine tıklayın. Başlık çubuđu ve düđme etiketleri anında yeni dilde görüntülenecektir.
12. Kullanıcı Arayüzü Dillerini Yönet iletişim kutusunu kapatmak için, Kapat düđmesine tıklayın.

Test Kısa-Kod Eşleme Kılavuzu

Aşağıdaki tabloda, Gerekli İşlem sütunu, kırmızı X işaretiyle yeni xChekPlus test kodlarıyla eşlenmesi gereken testleri tanımlamaktadır. Sadece laboratuvarınızda kullanılan test kodlarını eşlemeniz gerekmektedir. xChek veritabanını xChekPlus'a yükseltirken eşleme penceresinde görüntülenen test listesi, sadece yükseltilmekte olan veritabanında bulunanları yansıtmaktadır.

Önceki Test Kodu	Test Adı	xChekPlus Test Kodu	Gerekli İşlem	Yorumlar	Türler
AE	IDEXX AE Ab Testi	AE	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
AI	IDEXX AI Ab Testi	AI	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
Alms	IDEXX AI MultiS-Screen Ab Testi	Alms	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
ALV-J	IDEXX ALV-J Ab Testi	ALV-J	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
APP	IDEXX APP-ApxIV Ab Testi	APP	hiçbiri		Domuz
APP-Apx IV	IDEXX APP-ApxIV Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
APV	IDEXX APV Ab Testi	APV	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
BabMBUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Bulk (ABD)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BabM-PQ	IDEXX Brucellosis Milk Ab Testi	BrucM	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BabMQUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Quarter (U.S.)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BabOUS	<i>Brucella Abortus</i> (OUS)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BabSBOV	<i>Brucella Abortus</i> Serum BOV		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BabSI-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Testi	BrucS	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BabSP-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Testi	BrucSP	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BabSSR	<i>Brucella Abortus</i> Serum SR		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BHV1 1–11	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Testi	BHV1 1–10	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BHV1 11–21	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Testi	BHV1 11–20	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BHV1 21–31	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Testi	BHV1 21–30	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BHV1 31–41	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Testi	BHV1 31–40	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BHV1 41–51	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Testi	BHV1 41–50	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BLVMs-PQ	IDEXX Leukosis Milk Screening Ab Testi	BLVMs	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BLVMv-PQ	IDEXX Leukosis Milk Verification Ab Testi	BLVMv	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BLVs	Bovine Leukemia Virus (Tarama)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BLVSblk-PQ	IDEXX Leukosis Blocking Ab Testi	BLVBlocking	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BLVsS-PQ	IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Testi	BLVsS	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BLVv	Bovine Leukemia Virus (Doğrulama)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
BLVvON	Bovine Leukemia Virus (Doğrulama) Gecelik		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
Brucovis	IDEXX <i>Brucella ovis</i> Ab Testi	Brucovis	hiçbiri		Siğır
BSE	HerdChek* BSE Ag Testi	BSE	hiçbiri		Siğır
BSEScSR	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Testi	BSEScrum	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BlueT70/80	IDEXX Bluetongue Competition Ab Testi	BTV	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BVDP80I-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Testi	BVDAbP80S	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BVDP80M-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Testi	BVDAbP80M	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BVDP80P-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Testi	BVDAbP80SP	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
BVDvAb	IDEXX BVDV Total Ab Testi	BVDvAb	hiçbiri		Siğır
BVDvAbBM	IDEXX BVDV Total Ab Testi	BVDvAbBM	hiçbiri		Siğır

Önceki Test Kodu	Test Adı	xChekPlus Test Kodu	Gerekli İşlem	Yorumlar	Türler
BVDVAgEN	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Testi	BVDVAgEN	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
BVDvAgL	IDEXX BVDV Ag Leukocytes Testi	BVDvAgL	hiçbiri		Sığır
BVDvAgS	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Testi	BVDvAgSP	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
BVDVAgS/EN	IDEXX BVDV Ag Testi (ABD)	BVDvAgSEN	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
BVDVAgS/ENO	IDEXX BVDV Ag Testi (ABD)	BVDvAgSEN-ON	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
BVDX2LEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Testi	BVDx2LEN	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
BVDX2SEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Testi	BVDx2SEN	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
CAV	IDEXX CAV Ab Testi	CAV	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
CAV100	IDEXX CAV Ab Testi (Aşısı)	CAV100	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
ChekBrMLPO	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Testi	BrucBM-ON2x	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
ChekBrMON	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Testi	BrucM-ON 2X	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
ChekBrMSH	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Testi	BrucM 2X	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
ChekBrS	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Testi	BrucS 2x	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
ChekBrSP	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Testi	BrucS-Pool 2x	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
CHEKITBLV	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Testi	BLVs-Ind	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
CHEKITBLVP	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Testi	BLVs-Pool	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
CHEKIT-NEO	IDEXX <i>Neospora</i> Ab Testi	IDEXX NEO	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
CHEKITTOXO	IDEXX Toxotest Ab Testi	Toxo	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
Chlamydia	IDEXX Chlamydiosis Total Ab Testi	Chlamydia	hiçbiri		Sığır
CSF-Marker	IDEXX CSF Marker Testi	CSF-Marker	hiçbiri		Domuz
CSF-Sero	IDEXX CSF Sero Ab Testi	CSF-Sero	hiçbiri	Hesaplama verilerindeki bir değişiklik nedeniyle, bu test xChekPlus'a dönüştürülmeyecektir	Domuz
CSFVAb	IDEXX CSFV Ab Testi	CSFVAb	hiçbiri		Domuz
CSFVAgS	IDEXX CSFV Ag Serum Testi	CSFVag	MAP	Test kodu değişikliği	Domuz
CWD	HerdChek* CWD Ag Testi	CWD	hiçbiri		Sığır
EIA	IDEXX cELISA EIA Testi	EIA	hiçbiri		At
EXP	Deney Protokolü		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
FMD-3ABC	IDEXX FMD 3ABC Ab Testi	FMD	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
Hypo	IDEXX Hypodermosis Serum Ab Testi	HypoS	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
HypoMilk	IDEXX Hypodermosis Milk Ab Testi	HypoM	MAP	Test kodu değişikliği	Sığır
IBD	IDEXX IBD Ab Testi	IBD	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
IBD-XR	IDEXX IBD-XR Ab Testi	IBD-XR	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
IBRgB	IDEXX IBR gB X2 Ab Testi	IBRgB	hiçbiri		Sığır
IBRgBpool	IDEXX IBR gB X2 Ab Testi	IBRgBpool	hiçbiri		Sığır
IBRgE	IDEXX IBR gE Ab Testi	IBRgE	hiçbiri		Sığır
IBRgEM	IDEXX IBR gE Ab Testi	IBRgEM	hiçbiri		Sığır
IBRInd	IDEXX IBR Individual Ab Testi	IBRInd	hiçbiri		Sığır
IBRpool	IDEXX IBR Pool Ab Testi	IBRpool	hiçbiri		Sığır
IBRs	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Tarama)		hiçbiri	Durduruldu	Sığır
IBRTnkM	IDEXX IBR Pool Ab Testi	IBRTnkM	hiçbiri		Sığır

Önceki Test Kodu	Test Adı	xChekPlus Test Kodu	Gerekli İşlem	Yorumlar	Türler
IBRv	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Doğrulama)		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
IBV	IDEXX IBV Ab Testi	IBV	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
InfAavian	IDEXX Influenza A Ab Testi	INFAavian	MAP	Test kodu değişikliği	Kanatlı Hayvanlar
InfAother	IDEXX Influenza A Ab Testi	Influenza A	MAP	Test kodu değişikliği	Domuz
JohnesAb	Johne Antikoru		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
LLAB	IDEXX ALV Ab Testi	LLAB	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
LLAG	IDEXX ALV Ag Testi	LLAG	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
Mbovis	IDEXX <i>M. bovis</i> Ab Testi	MBovis	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
MG	IDEXX MG Ab Testi	MG	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
MGSR	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> SR		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
Mhyo	IDEXX <i>M. hyo.</i> Ab Test	Mhyo	hiçbiri		Domuz
MMt	IDEXX MM Ab Test	MMt	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
MMtSR	<i>Mycoplasma meleagridis</i> SR		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
MptabSC	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SC		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
MptAbSR	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SR		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
MptMUS	IDEXX MAP Ab Testi	MptMUS	hiçbiri		Siğır
MptsMOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Testi	MptsMOUS	hiçbiri		Siğır
MptSPUS	IDEXX MAP Ab Testi	MptSPUS	hiçbiri		Siğır
MptsSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Testi	MptsSPOUS	hiçbiri		Siğır
MptvMOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
MptvSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Siğır
MS	IDEXX MS Ab Testi	MS	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
MSMG	IDEXX MG/MS Ab Testi	MSMG	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
MSSR	<i>Mycoplasma synoviae</i> SR		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
MVCAEVs-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening Test	CAEV/MVVs	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
MVCAEVv-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification Testi	CAEV/MVVv	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
MVVs	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test— Screening	MVVs	hiçbiri		Siğır
NDV	IDEXX NDV Ab Testi	NDV	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
NDVt	IDEXX NDV-T Ab Testi	NDVt	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
NEO	IDEXX <i>Neospora</i> X2 Ab Testi	IDEXX NEO X2	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
ORT	IDEXX ORT Ab Testi	ORT	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
PM	IDEXX PM Ab Testi	PM	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
PMt	IDEXX PM-T Ab Testi	PMt	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
Gebelik	IDEXX Siğır Gebelik Testi - Serumdan	Gebelik - Serumda	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
PregMilk	IDEXX Siğır Gebelik Testi - Sütten	Gebelik - Sütte	MAP	Test kodu değişikliği	Siğır
PRRS	IDEXX PRRS 2XR Ab Testi	PRRS	hiçbiri		Domuz
PRRS OF	IDEXX PRRS OF Ab Testi	PRRS OF	hiçbiri		Domuz

Önceki Test Kodu	Test Adı	xChekPlus Test Kodu	Gerekli İşlem	Yorumlar	Türler
PRRS X3	IDEXX PRRS X3 Ab Testi	PRRS X3	hiçbiri		Domuz
PRVg1	IDEXX PRV/ADV gl Ab Testi	PRVgpl	MAP	Test kodu değişikliği	Domuz
PRVgB	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi	PRVgB	hiçbiri		Domuz
PRVgB ON	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi	PRVgB ON	hiçbiri		Domuz
PRVgB ON%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
PRVgB %	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
PRVgB-fil	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi	PRVgB-fil	hiçbiri		Domuz
PRVgB-fil%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
PRVgp1-fil	IDEXX PRV/ADV gl Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
PRVgpl(%)	IDEXX PRV/ADV gl Ab Testi	PRVgpl(%)	hiçbiri		Domuz
PRVs	Pseudorabies Virus (tarama)		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
PRVv	Pseudorabies Virus (doğrulama)		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
Q Fever	IDEXX Q Fever Ab Testi	Q-Fever	MAP	Test kodu değişikliği	Siğir
REO	IDEXX REO Ab Testi	REO	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
REV	IDEXX REV Ab Testi	REV	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
Salm10%	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 10%	MAP	Test kodu değişikliği	Domuz
Salm 15%	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 15%	hiçbiri		Domuz
Salm 20%30	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 20%30	hiçbiri		Domuz
Salm 20%ON	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 20%ON	hiçbiri		Domuz
Salm 40%30	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 40%30	hiçbiri		Domuz
Salm 40%ON	IDEXX Swine <i>Salmonella</i> Ab Testi	Salm 40%ON	hiçbiri		Domuz
Scrapie	HerdChek* Scrapie Ag Testi	Scrapie	hiçbiri		Siğir
SE	IDEXX SE Ab Testi	SE	hiçbiri		Kanatlı Hayvanlar
SIV H1N1	IDEXX SIV H1N1 Ab Testi	SIV H1N1	hiçbiri		Domuz
SIV H3N2	IDEXX SIV H3N2 Ab Testi	SIV H3N2	hiçbiri		Domuz
TRCHIS	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Testi	TRACHIs	MAP	Test kodu değişikliği	Siğir
TRCHISP	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Testi	TRACHIs-Pool	MAP	Test kodu değişikliği	Siğir
Trich	IDEXX Trichinellosis Ab Testi	Trichen	MAP	Test kodu değişikliği	Domuz
TrichWB	IDEXX Trichinellosis Ab Testi		hiçbiri	Durduruldu	Domuz
TRT	Avian Rhinotracheitis		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
TRTSV	Avian Rhinotracheitis Svanovir		hiçbiri	Durduruldu	Kanatlı Hayvanlar
	IDEXX AI H5 Ab Testi	AI H5	hiçbiri	Yeni	Kanatlı Hayvanlar
	IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab Testi	Brucovin/cap	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX <i>Cryptosporidium</i> Ag Testi	Crypto	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX Rota-Corona-K99 Ag Testi	RotaCor	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Screening	CAEVs	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	CAEVv	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	MVVv	hiçbiri	Yeni	Siğir
	IDEXX Chlamydiosis Verification Testi	ChlamVC	hiçbiri	Yeni	Siğir

Önceki Test Kodu	Test Adı	xChekPlus Test Kodu	Gerekli İşlem	Yorumlar	Türler
	IDEXX Chlamydiosis Verification Testi	ChlamVSR	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX IBR gB Blocking Ab Testi	IBRgB B	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Testi	TRACHlv	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Testi	TRACHlv-Pool	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Screening Ab Testi	MagSS	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Verification Ab Testi	MagSV	hiçbiri	Yeni	Sığır
	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Testi	BSESBov	hiçbiri	Yeni	Sığır
	IDEXX Schmallerberg Ab Testi	SBV	hiçbiri	Yeni	Sığır